



INDEP Mega 6 Datasheet_CN_2021

品牌简介

ATS 被誉为“全球冷冻干燥技术的山巅”，拥有超过 32 年的经验，是拥有实验室级，工艺研发级，中试级和大规模生产级，完整冷冻干燥系统的开发商和制造商。从首台原型机至今，无论是初学者还是尖端研究人员都坚持选择 ATS，以处理实际工作中遇到的应用。

我们拥有斯特林技术等十多个国际专利 IPC 号，斯特林技术使制冷传导由定时传导时代迈向动态传导时代。分子生物膜、PPSU 等新材料的引入使配件系统更加完善，配件模块化功能的开发达到了极致，满足当前甚至未来应用中，对样品安全性、稳定性和多样性的苛刻要求。更多的创新技术将全球冷冻干燥技术提上了一个新的层级。

2018 年，我们研发出全球首款原研药工艺研发级冷冻干燥系统 Liona 娜娜。娜娜是我们第一个独立设计、开发和制造的设备，兼有 Reddot、IF 等 3 项国际设计奖项，1 个国际技术专利号，10 多项专利技术。Kaelin 实验室、Houghton 实验室等 4 个诺贝尔奖和盖尔德纳奖获奖实验室核心系统，深受推崇。她改变了全球原研药研发格局，影响着整个制药产业链。

ATS 技术源于英国南威尔士庞特普利。在全球，我们拥有加迪夫、上海、华沙、巴塞罗那、阿尔伯克基五大工厂制造，所有工厂使用统一的供应商配件和标准生产流程。我们的产品都具有美国或欧盟质量体系认证，每个型号都获得欧盟 TUV CE 认证。

参数总览

INDEP Mega 6

| | |
|-----------|-----------------------|
| 应用等级 | 实验室冷冻干燥机 |
| 电源信息 | 490W@220V, 50Hz |
| 最大凝冰量, 效能 | 6kg, 4.5kg/24h |
| 冷阱温度 | -60°C, 空载 |
| 冷阱体积 | 约 14.96L |
| 样品腔容积 | 约 31.81L |
| 主机尺寸 | 680×500×500mm (W×H×D) |
| 主机净重 | 72.5kg |
| 货号 | 522031 |

性能特点

- ✓ 全封闭压缩机，单极制冷模式，制冷系统质保 6 年。
- ✓ 制冷系统具有独特的变频功能，能在理想工况下，使压缩机保持低转速，大幅度降低能耗。
- ✓ 采用新型环保制冷剂，符合欧盟禁用氟利昂，以及 R404A、R507 等 GWP 超标的制冷剂的规定。

HEAD OFFICE
9 PANTYGRAIGWEN ROAD
PONTYPRIDD MID GLAMORGAN
UNITED KINGDOM



- ✓ 理想的工况效能，60 秒内达到进样温度（-40℃）。
- ✓ 超大的样品腔空间和极高的利用率，14.96L 冷阱体积，31.81L 标准样品腔容积，可达 0.5840m²有效冻干面积。
- ✓ 有透明样品腔、多歧管、Bulk 方舱等样品装置多种选择。如选择透明样品腔模式，可多层叠加增加样品冻干量。
- ✓ 透明样品腔可选有机玻璃材质或医疗级 PPSU 材料。独有的有机玻璃镀膜技术，可方便清洗样品腔。PPSU 可整体放入灭菌柜中清洗和消毒，有效防止生物类样品冻干时的交叉污染。
- ✓ 标准 5 个样品盘，最多可增加至 11 个，最小盘间距 25mm。样品盘可在样品盘架上自由调节，单手操作，快速上样。
- ✓ 冷阱与样品腔一体式设计，高效的样品腔升华能力，减少干燥时间。冷凝盘管温度最低-50℃，样品盘上温度最低-50℃。
- ✓ PPSU 样品腔可配置卤素灯加热模块，为样品提供能量，加快升华速率。
- ✓ 可选配高性能加热样品盘，温度范围最高+60℃，控温精度 0.1℃，升温速率基准 5℃/min。
- ✓ 可选配最多 3 个温度探头，用于测定样品的实时温度值。
- ✓ 所有操作表面，不使用易腐蚀的塑料材料。包括操作面、冷阱、冷阱盘管均使用全脱氧 316 不锈钢；接触面支撑板使用 PTFE。保障设备在低温与有机溶剂下可长期稳定使用。
- ✓ 5.8 英寸真彩触摸屏，轻松设置时间、真空度和其他各类参数。标准的制冷系统温度监控，可同步显示制冷温度，运行时间，真空度（如选配真空规）等多个实时数据。
- ✓ EASYRUN 模式设定基本参数即可运行，轻松上手。
- ✓ 编程模式可实现复杂的应用，单程序可设定 15 个冻干步骤，内置大容量硬盘可保存约 3000 条程序。
- ✓ 工具栏可实现“调用程序”、“一键排水排气”、“暖泵”和“连接 PLUS 软件”的功能。
- ✓ 可选配真空显示和真空控制。
- ✓ 管理员系统可实现权限管理功能。
- ✓ 保养和维护定时通知，为超长的使用寿命保驾护航。另可购买远程服务，通过 Internet 账户指令监控设备运行情况，和故障的报警提示。
- ✓ 通讯接口：Ethernet 显示通讯接口，连接上位机，输出与备份数据。
- ✓ 第一语言：英语。随机提供 6 种标准语言，另可购买语言包，使用超过 30 种常用语言。

标准配置

| 货号 | 描述 | 数量 |
|--------|--------------------------|------|
| 522031 | INDEP Mega 6 实验室台式冷冻干燥系统 | 1 台 |
| 521003 | 有机玻璃干燥腔 | 1 个 |
| 521022 | PTFE 底座 | 1 个 |
| 521040 | 平衡螺母 | 15 个 |

HEAD OFFICE
9 PANTYGRAIGWEN ROAD
PONTYPRIDD MID GLAMORGAN
UNITED KINGDOM



| | | |
|--------|-----------------------|-----|
| 521042 | 不锈钢支架 | 3 个 |
| 521052 | 不锈钢样品盘 | 5 个 |
| 521408 | 旋片泵 GVD 8 | 1 台 |
| 521421 | 油污过滤器 EMF10 | 1 个 |
| 521900 | INDEP 专用工具箱 | 1 套 |
| 521901 | 真空连接管, DN16/25 ISO-KF | 1 套 |

真空系统 (GVD 8) 主要数据 (以实际配置参数为准)

- ✓ 峰值抽速: 8.5m³/h (50Hz)
- ✓ 极限真空: 0.002mbar
- ✓ 泵油容量: 0.7L (型号: Ultragrade 19#)
- ✓ 法兰尺寸: NW25

版本: CN2021-1

编辑校验: Ronnie, 2021 年 2 月 1 日于上海

版权和编辑说明:

本文有效期至 2025 年 12 月 31 日, 版权归 ATS Industry Ltd 所有。使用期间如有更新等不再另行通知, 正文可能产生笔误和习惯用法不同敬请谅解。